
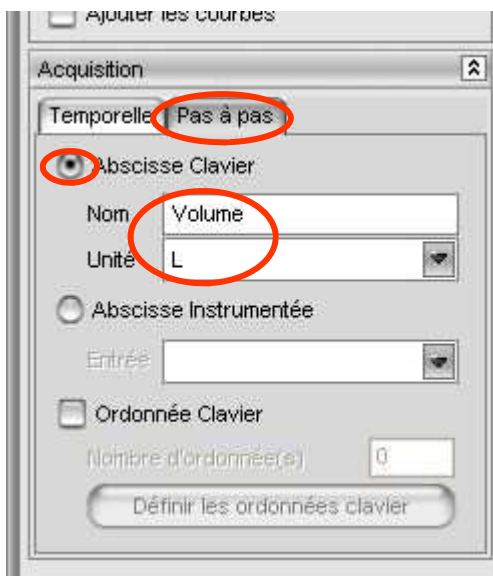


Utilisation de Latis Bio (ExAO) en mode « Pas à pas »

1 - Pour avoir accès au mode d'acquisition « Pas à pas », cliquer sur l'onglet « Outils », puis sur « Options » et cocher le mode d'acquisition « Pas à pas ».

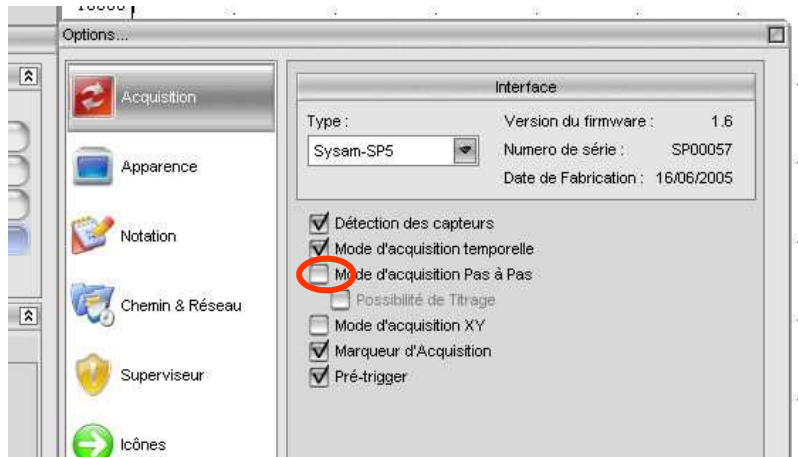

2 - Pour réaliser une acquisition en mode « Pas à pas », choisir l'onglet correspondant, puis cocher « Abscisse Clavier », renseigner le nom du paramètre et choisir son unité dans le menu déroulant.

3 - Lancer l'acquisition (Icône ou F10) fait apparaître la fenêtre ci-contre.

Régler l'unité (1), si nécessaire avant la première mesure.

Maintenir coché « Trier par abscisse croissante » (2)

Choisir une valeur pour le paramètre saisi au clavier (3)

Cliquer « Acquérir » (4)

Recommencer pour d'autres valeurs du paramètre saisi au clavier.

