

Allumer la **lampe** (supérieure et/ou inférieure) pour éclairer l'**objet** posé sur la platine.
Régler l'**intensité lumineuse** avec le bouton variateur.

Lampe(s) non allumée(s)
Lumière d'intensité insuffisante

Réglage de l'éclairage

Choisir la **face** (noire ou blanche) de la platine permettant le **meilleur contraste** avec l'objet à observer. Si la platine est translucide aucun choix n'est à faire.
Placer l'**objet sur la platine**, soit directement, soit dans une coupelle. **Eventuellement, fixer l'objet** à l'aide des valets.

Oublier de choisir la bonne face de la platine.

Choix de la platine, réglage de l'oculaire, choix de l'objectif et mise au point

Régler l'**écartement des 2 oculaires**.
Choisir l'**objectif** (x 2 ou x 4) en fonction du grossissement souhaité.
Mettre au point en tournant la vis de mise au point.

Mauvais écartement des oculaires
Observation monoculaire.

Déplacer l'**objet** sous la loupe à l'aide de l'outil fourni

Objet en dehors du champ d'observation.
Objet **non centré**

Recherche et centrage de la région la plus favorable

Remise dans l'état initial « prêt à l'emploi »

Retirer l'**objet**
Remonter la potence
Eteindre la ou les lampes(s).

Laisser en l'état la loupe.

Loupe binoculaire

